

Notduschen Installation

1. Nach dem Auspacken der Dusche, kontrollieren Sie, dass sie vollständig und unbeschädigt ist.
2. Kontrollieren Sie die Rohrdimensionen. Die Dimensionen müssen an den Anschluss angepasst werden.

Anschluss (*Anslutning*): Siehe biegelegte Zeichnung

Abwasser (*Avlopp*): Siehe biegelegte Zeichnung

Installieren Sie die Dusche nicht wenn der erforderliche Durchfluss nicht gewährleistet werden kann!!

Die Dusche ist mit automatischer Strömungs- und Druckausgleich ausgestattet. Die Regulation funktioniert automatisch zwischen 2.4 -7 bar. Im Falle der Druck höher als 7 bar ist, muss ein Druckreduzierungsventil eingebaut werden.

Installationshöhe:

3. **Augendusche:** 1000 ± 200 mm ab dem Boden bis zur Dusche.
Körperdusche: 2200 ± 100 mm ab dem Boden bis zur Dusche.
4. Spülen Sie das System gründlich, um allfällige Partikeln zu eliminieren.
5. Befestigen Sie das Piktogramm augenfällig in der Nähe der Dusche.
6. Schliessen Sie den Zulauf an. **(Trinkwasser Qualität).**
7. Schliessen Sie gegebenenfalls auch den Abfluss an.
8. Überprüfen Sie den Betrieb der Dusch durch mehrmals Spülen.
9. Übergeben Sie diese Anweisungen an den verantwortlichen Personen.

N.B.: Hydrostatische Druckprüfungen dürfen nicht mit einem Druck höher als 7 bar durchgeführt werden!

LaboSafe SA	www.labosafe.ch	GIA Premix AB
Chemin du Petit-Pontarlier 15 CH-2000 Neuchatel	Notduschen Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen	www.giapremix.ch www.labosafge.ch
Tel: +41 32 756 96 96	Fax: +41 32 756 96 90	DE
		Rev. 01.02.2016

Notduschen

Betriebs- und Wartungsanleitungen

Betriebsanleitung.

1. Weisen Sie das Personal über der Nutzung und Lage der Notdusche an.
2. Die Dusche ist ständig betriebsbereit. Ziehen der Stange nach unten Aktiviert die Dusche. Das Ventil ist nicht selbstschliessend und die Dusche wird durch Rücksetzen in die Ausgangsposition abgestellt.

Überprüfen Sie regelmässig den Betrieb. Wenn die Dusche nicht zufriedenstellend funktioniert, muss sie unmittelbar kontrolliert und repariert werden.

Wartungsanleitungen.

1. Testen Sie regelmässig die Dusche. Es ist empfohlen Wöchentlich zu testen.
2. Organisieren Sie eine Sanitärnotfalldienst, die genau weiss, was im Notfall zu tun ist.
3. Informieren Sie unmittelbar die Krankenstation, wenn ein Notfall eintritt.
4. Kontrollieren Sie, dass der Bereich um die Dusche klar und einfach erreichbar ist.

Tragen Sie immer Schutzbrillen!

LaboSafe SA		www.labosafe.ch	GIA Premix AB	
Chemin du Petit-Pontarlier 15 CH-2000 Neuchatel		Notduschen Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen	www.giapremix.ch www.labosafge.ch	
Tel: +41 32 756 96 96	Fax: +41 32 756 96 90		DE	Rev. 01.02.2016