

Coffret de douche oculaire de premier secours EyeSpray

Modèle 850.1003

1] INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Déterminez un emplacement bien visible, proche du lieu de risque.
- Fixez le coffret au mur (vis et tampons non fournis), de manière que les bouteilles dans le coffret ouvert soient à une hauteur de 1.10 m. Cela correspond à une hauteur de montage de 1.15 m entre le bord inférieur du coffret fermé et le sol.
- Mettez en place les bouteilles conformément aux instructions de remplacement des bouteilles. Vérifiez que les buses des bouteilles soient correctement orientées, selon les indications sur l'autocollant joint.
- Fermez le coffret en veillant à maintenir à l'intérieur l'indicateur d'utilisation.
- Collez l'étiquette en indiquant la date de péremption, 3 ans après l'installation, ainsi que l'étiquette de scellement rouge par-dessus le couvercle fermé.

Régulièrement informer et former au cas d'urgence le personnel et l'équipe de sécurité.



2] REMPLACEMENT DES BOUTEILLES

Le témoin rouge indique que la douche a été utilisée et que les deux bouteilles doivent être remplacées :

- Ouvrir le couvercle du coffret, toutefois pas complètement en insérant un crayon ou un objet faisant office de butée de manière à ne pas activer les bouteilles.
- Sortez les anciennes bouteilles de leur logement à l'intérieur du coffret.
- Ayez à disposition deux nouvelles bouteilles, une étiquette de date de péremption et une étiquette rouge de scellement.
- Inscrivez sur l'étiquette la date de péremption. Les bouteilles devraient être remplacées 3 ans après installation.
- Enlevez le capuchon des nouvelles bouteilles.
- Installez les bouteilles dans le coffret, le spray se situant vers le haut et de façon que le spray soit dirigé vers l'extérieur du coffret.
- Refermez le couvercle du coffret tout en veillant à ce que témoin rouge soit maintenu dans le coffret.
- Collez la feuille de scellement sur l'ouverture entre le couvercle et la plaque de support de façon que l'ouverture du coffret déchire obligatoirement le sceau. Collez l'étiquette avec la date de péremption sur le coffret.

Un contrôle périodique doit être effectué pour s'assurer que le scellement n'est pas déchiré et que la date de péremption n'est pas échu.



SCAN FOR
INSTRUCTION VIDEOS

LaboSafe SA	www.eyespray.ch - www.labosafe.ch	GIA-Premix
Rue de Saint-Nicolas 10 CH-2000 Neuchâtel	EyeSpray : Instructions d'installation et de maintenance	www.giapremix.ch
Tel: +41 32 756 96 96	info@labosafe.ch	Fr / 2022-11